

pH-Wert-Messung

- 1) pH-Meter einschalten
- 2) KCl-Gefäß leicht aufschrauben und abziehen
- 3) Elektrode mit Leitungswasser abspülen
- 4) Elektrode mit weichem Tuch trocknen
- 5) Probe Most oder Wein in einen Becher geben
- 6) pH-Meter in den Most/Wein eintauchen, dabei leicht rühren
- 7) **pH-Meter auf dem Boden des Gefäßes abstellen (ca. 5 cm tief)**
- 8) **1 Minute warten!!! Dabei pH-Meter nicht bewegen!!!**
- 9) Wert ablesen
- 10) Elektrode wieder gut abspülen
- 11) Elektrode mit weichem Tuch trocknen
- 12) KCl-Gefäß aufstecken und festschrauben
- 13) pH-Meter ausschalten